

彩色预染蛋白 Marker (25-300 kDa, 三色)

Color Prestain protein Marker (25-300 kDa, three colors)



产品货号: P6221S, P6221M, P6221L

产品规格: 25 μ L, 2 $\times$ 250 μ L, 10 $\times$ 250 μ L

储存条件: -20 $^{\circ}$ C保存, 有效期见外包装

产品介绍

彩色预染蛋白 Marker (25-300 kD, 三色) 是一种包含三种颜色预染型蛋白的混合物。产品 9 种不同分子量大小的高纯度重组蛋白预混制备而成, 涵盖 25-300 kDa 的分子量范围 (25, 45, 72, 100, 130, 160, 200, 250, 300 kDa), 其中 25 kDa 是绿色条带, 72 kDa 是橙色条带, 其余 7 种蛋白为蓝色条带 (见图一)。本产品作为 Western Blot 或 SDS-PAGE 的蛋白分子量标准品, 用于指示 SDS-PAGE 的电泳蛋白分离情况, 亦用于评估 Western Blot 的转膜效果。本产品在不同胶浓度以及不同的电泳缓冲液中迁移情况见图二。产品已预混 loading buffer, 不需要加热、稀释或添加还原剂, 即可直接点样至蛋白凝胶孔内。我司同样提供其他各种类型的彩色预染蛋白 Marker 供客户自由选择, 详见附表一。



彩色预染蛋白Marker（25-300 kD，三色）Cat # P6221								
Gel type		Tris-Glycine		Tris-Acetate		Bis-Tris		
Gel concentration		6%	7%	B4-20%	6%	T3-8%	T4-12%	T4-12%
Running buffer		Tris-Glycine			Tris-Acetate		MES	MOPS
		Apparent Molecular Weights, kDa						
% length of gel	10							
	20							
	30							
	40							
	50							
	60							
	70							
	80							
	90							
	100							

图一. 本产品在 7%浓度下 Tris-Glycine 电泳和转印效果 图二. 本产品在不同胶浓度以及在同的电泳缓冲液中迁移情况

产品组成

缓冲液成分: 62.5 mM Tris-H₃PO₄ (pH 7.5), 2 mM EDTA, 2% (W/V) SDS, 33% (W/V) Glycerol, 10 mM DTT.

使用方法

1. 从储存冰箱中取出产品, 置于室温下进行解冻并轻柔混匀。无需加热煮沸。
2. 直接吸取适宜体积的产品点样至蛋白凝胶的相应孔内。推荐点样量如下:

0.75-1.0 mm 厚度: 8 μ L (15 孔), 10 μ L (10 孔);

1.5 mm 厚度: 10 μ L (15 孔), 12 μ L (10 孔);

注: 可以根据实验情况进行适当调整点样量。



UElancy Inc.

Tel:0512-88965152

Web:www.uelancy.com

3. 使用完毕后，拧紧管盖，放回冰箱进行保存。短期使用，可以在 4℃冰箱保存 2 个月。长期保存置于-20℃冰箱。

注意事项

1. 产品请勿加热煮沸。
2. 本产品不含蛋白质 his 标签。
3. 本产品含有 SDS，不适合用于非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳。
4. 在不同的凝胶缓冲体系中，预染蛋白质的迁移率会有所差别。
5. 在低浓度凝胶中，低分子量条带会与溴酚蓝染料指示条带迁移速度接近而无法分离。可以先在该缓冲体系中用非预染蛋白分子量标准进行标定，可以大致确定蛋白质的分子量。
6. 一般电泳运行至溴酚蓝指示条带基本上到达凝胶底部或预染分子量标准分离展开时即可结束电泳。
7. 由于银染的灵敏度比考马斯亮蓝染色高 10 倍以上，使用本产品用于银染试验时适当减少产品的使用量。
8. 该产品适用的 Western Blot 印迹膜材质包括聚偏二氟乙烯（PVDF）、尼龙（Nylon）和硝酸纤维素（NC）。
9. 当转印分子量大于 100 kDa 的蛋白时，适当延长转印时间或提高电流（恒流电转）/电压（恒压电转），可以提高大分子量条带的转印效果。若仍不能有较好的转印效果，可以适当减少电转缓冲液的甲醇使用量并加入不高于 0.02-0.04% 的 SDS。

附表一. 彩色预染蛋白 Marker 产品选择指南

产品货号	产品名称	蛋白分子量分布（kDa）	条带数量	条带颜色	类型
P6220	彩色预制蛋白 Marker（25-400 kDa，四色）	25 绿/4572 橙/100/130/160/200/250/300/400 红	10	绿/橙/蓝/红	高分子量
P6221	彩色预染蛋白 Marker（25-300 kDa，三色）	25 绿/45/72 橙/100/130/160/200/250/300	9	绿/橙/蓝	高分子量
P8028	彩色预染蛋白 Marker（10-250kDa，双色）	10/15/20/25 红/35/40/50/70 红/100/150/250	11	蓝/红	宽范围
P6222	彩色预染蛋白 Marker（10-250 kDa，三色）	10/15/20/25 绿/35/40/50/70 橙/100/150/250	11	绿/橙/蓝	宽范围
P6223	彩色预染蛋白 Marker（8-250 kDa，三色）	8 绿/17/25/33/43/55/72 橙/100/130/180/250	11	绿/橙/蓝	宽范围
P6110	彩色预染蛋白 Marker（10-180 kDa，三色）	10 绿/17/25/33/43/55/70 橙/95/130/180	10	绿/橙/蓝	宽范围
P8032	彩色预染蛋白 Marker（15-150kDa，双色）	15/20/25 红/35/40/50/70 红/100/150	9	蓝/红	宽范围
P6224	彩色预染蛋白 Marker（2.7-40 kDa，三色）	2.7/4.2/6.5/10 绿/15/20/25/30/40 橙	9	绿/橙/蓝	小分子量

