

产品说明书

迪夫快速染色（白细胞分类染色液）

产品货号：H9035

产品规格：试剂一：1 mL，试剂二：1 mL

储存条件

2-8°C避光保存，有效期2年。如需在常温下储存，密封状态下有效期可达1年。

产品介绍

迪夫快速染色液是采用世界卫生组织（WHO）推荐的染色方法而配制，它跟瑞氏染色（Wright Strain）原理及结果类似，但迪夫快速染色所花费的时间较短，约1 min 30 s即可完成染色步骤。

使用方法

1. 细胞涂片：按照分离液说明书分离后，吸取对应细胞层，即可直接进行染色。在清洁载玻片近一端1/3处，加5 μL左右细胞悬液，握住另一张光滑的推片，以30°-50°角使液滴沿推片迅速散开，快速、平稳地推动推片至载玻片的另外一端。
2. 将涂片置于染色架上，滴加试剂一溶液100 μL，使其迅

速覆盖整个待染色区，染色20-30 s。

3. 用清洗液（产品编号：H9045）洗掉迪夫A溶液，稍甩干。
4. 滴加试剂二溶液100 μL，使染色液覆盖染色区域，染色20-30 s。
5. 用流水从载玻片一端冲洗掉染液，干燥后镜检。
6. 红细胞呈淡红色，白细胞浆中颗粒清楚，细胞核呈紫红色。

注意事项

1. 试剂用完后，请迅速盖好，以免挥发。
2. 冬季室温过低时，染色时间适当延长。
3. 推好的涂片在空气中晃动，使其尽快干燥。天气寒冷或潮湿时，应于37°C恒温箱内保温促干，以免细胞变形缩小。未干透的涂片不宜染色。
4. 须使用清洁中性的载玻片，冲洗用水为中性水。
5. 冲洗时不要先倒掉染液，应用流水冲去，以防染料沉淀。

