

产品说明书

Readytouse® Tris-甘氨酸-SDS (TGS)速溶颗粒

产品货号: R6040S, R6040M

产品规格: 1 袋 (L/袋), 10 袋 (L/袋)

储存条件

室温保存, 有效期见产品外包装。

产品介绍

Readytouse® Tris-甘氨酸-SDS (以下简称 TGS) 为白色或灰白色速溶颗粒, 每袋包含 25 mM Tris, 192 mM 甘氨酸和 0.1 % SDS。每袋可通过简单的步骤配制成 1 L 1× TGS 溶

液。TGS 缓冲液广泛用于 SDS-PAGE。

使用方法

1. 将磁力搅拌子和约 600 mL 的蒸馏水加入烧杯中。
2. 在搅拌的同时, 将 1 袋 TGS 速溶颗粒缓慢倒入烧杯中至完全溶解。
3. 定容至 1 L, 终浓度为 1× TGS 溶液。

