

产 品 说 明 书

Western 免冰浴快速转膜液（10×）

产品货号：W6174S, W6174

产品规格：100 mL, 500 mL

储存条件

室温保存，有效期见外包装。

产品介绍

Western 免冰浴快速转膜液（10×）是一种缓冲能力更强、蛋白转膜更彻底、无需冰浴及转膜时间更短的湿转法转膜液。本产品安全无毒，通常 30 min 可完成转膜过程，且稀释成 1× 可重复利用 2-3 次。

限定稀释成 1×后，每次使用 1000 mL 转膜液进行电转，且重复利用 3 次情况下，500 mL 试剂可以使用 15 次。

使用方法

1. 配制方法

1000 mL 快速转膜缓冲液（1×）：100 mL Western 免冰浴快速转膜液（10×）+ 700 mL 去离子水+ 200 mL 甲醇。

2. 转膜条件

设定恒流 400 mA，<150 kDa 蛋白电转 30 min 可完全转印。

注：① PVDF 膜使用前需要使用无水甲醇浸润 30 s 以上。

② 不同胶浓度不同转印蛋白大小转印时间需要摸索调整。

注意事项

1. 本产品仅限科研使用。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

