

YF[®] Goat Anti-Mouse IgG (H&L) (YF[®]羊抗鼠二抗)

产品介绍

YF® Goat Anti-Mouse IgG (H&L)用于免疫荧光染色。抗体为亲和纯化级羊抗鼠 IgG,与鼠 IgG 免疫反应性良好;与人 IgG、兔 IgG 等无交叉反应。YF®染料为我司自主研发的新一代荧光探针,具有荧光亮度高,光稳定性好,背景低等优点。

应用范围

IF、ICC

产品信息

货号	名称	Abs _{max} /Em (nm)	规格(µL)
Y6104S	YF [®] 488 Goat Anti-Mouse IgG (H&L)(YF [®] 488羊抗鼠二抗 绿色)	490/515	20
Y6104L			100
Y6106S	YF [®] 594 Goat Anti-Mouse IgG (H&L)(YF [®] 594羊抗鼠二抗 红色)	590/617	20
Y6106S			100
Y6108S	YF [®] 647 Goat Anti-Mouse IgG (H&L)(YF [®] 647羊抗鼠二抗 远红)	650/665	20
Y6108L			100

储运条件

-20 ℃避光保存,有效期见外包装;冰袋运输。

产品特点

稳定性好: 荧光信号稳定、抗淬灭能力好; **信噪比高**: 荧光亮度高且特异性好。

注意事项

- 1. 荧光染料均存在淬灭问题,请尽量注意避光,以减缓荧光淬灭。
- 2. 本产品仅限于科研,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。


自备材料

- 1. 耗材
- 15 mL EP 管
- 2. 试剂
- 抗体稀释液
- 3. 仪器
- (1)荧光显微镜
- (2)共聚焦显微镜


操作步骤

YF® Goat Anti-Mouse IgG(H&L)用于免疫荧光染色时的推荐稀释比例为 1: 100~1: 1000,可根据抗原以及抗体的具体情况进行调整。按照 96 孔板,100 μ L/孔,20 μ L 规格可使用 20~200 次,100 μ L 规格可使用 100~1000 次。


染色效果图 (图 1)

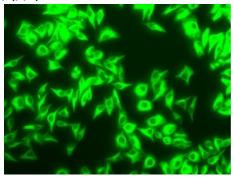

YF® 488 Goat Anti-Mouse IgG(H&L)

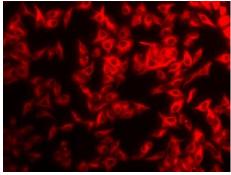

YF® 594 Goat Anti-Mouse IgG(H&L)

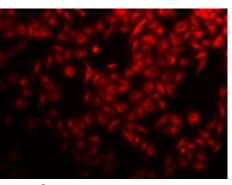

YF[®] 647 Goat Anti-Mouse IgG(H&L) 图 1 荧光二抗染色效果图

FAQ

问: 抗体名称后面 H&L 是什么意思?
答: 代表我们的二抗既抗重链也抗轻链。
问: 荧光二抗可以回收利用嘛?

答: 不建议再回收利用。